

## 抗酸染色卡介苗试剂说明书

货号	R19024
成分	卡介苗结核杆菌，麦芽糊精等
规格	10mg（结核杆菌和辅料冻干后重量）
保存条件	4-10 度
保质期	2 年

### 使用步骤：

#### (1) 溶解

用少于 50 $\mu$ l 的 PBS 或生理盐水溶解冻干粉；

#### (2) 初染

取菌液，涂片到在破片上，滴加酚复红 2-3 滴，在火焰高处徐徐加热，切勿沸腾，出现蒸汽即暂时离开，若染液蒸发减少，应再加染液，以免干涸，加热 3-5 分钟，待标本冷却后用水冲洗。

#### 2) 脱色

3%盐酸酒精脱色 30 秒~1 分钟；用水冲洗。

#### 3) 复染

用碱性美兰溶液复染 1 分钟，水洗，用吸水纸吸干后用油镜观察。

### 订购方式：

- (1) 登录瑞楚生物官网 [www.ruichubio.com](http://www.ruichubio.com) 订购或拨打 021-59145618 订购热线订购；
  - (2) 直接登录瑞楚生物淘宝旗舰店 [ruichubio.taobao.com](http://ruichubio.taobao.com) 订购；
  - (3) 登录 [www.ruichubio.com](http://www.ruichubio.com) 下载中心下载订购单，填表并发送至表格中标注的邮箱完成订购
- 注：在邮件确认合同或订购单情况下，可以货物和发票一起寄送，对公转账。