

Middlebrook OADC 增菌液使用说明书

【产品介绍】

本产品组成成分（/L）：氯化钠 8.5g、葡萄糖 20g、牛血清白蛋白 V 50g、过氧化氢酶 0.03g、油酸 0.6ml；

【产品用途】

Middlebrook 7H10 琼脂基础/ Middlebrook 7H11 琼脂基础，每支用于45ml 上述培养基基础中；

【使用方法】

无菌条件下，用75%酒精西林瓶颈部消毒，掰开西林瓶（戴手套操作），注射器吸取增菌液，用0.22um过滤器过滤后，无菌条件下加入至培养基中。

【产品性能指标】

无色或微黄色，可能有轻微浑浊，但不影响使用。

【保质期】

1 年

【储存条件】

贮藏条件：-20℃保存。

【注意事项】

- 1、本品为我公司培养基配套添加剂，请配套使用。
- 2、本品已经经过一次 0.22um 过滤灭菌，建议客户使用前再经过一次过滤灭菌加入至培养基中，此步为必须操作步骤。

订购方式：

- （1）登录瑞楚生物官网 www.ruichubio.com 订购或拨打 021-59145618 订购热线订购；
- （2）直接登录瑞楚生物淘宝旗舰店 ruichubio.taobao.com 订购；
- （3）登录 www.ruichubio.com 下载中心下载订购单，填表并发送至表格中标注的邮箱完成订购

注：在邮件确认合同或订购单情况下，可以货物和发票一起寄送，对公转账。

版权归瑞楚生物所有