

灭活卡介苗动物佐剂试剂说明书

1 本品简介

本品是减毒牛结核杆菌疫苗株在固体培养基上培养, 然后经液体培养基放大培养, 离心收集菌体, 分离纯化后无菌分装, 为结核杆菌减毒活菌菌体, 经 75°C 1h 度灭活。加入冻干保护剂 (明胶, 氯化钾等), 经冻干制备而成。

商品名	卡介苗冻干粉
规格	50mg(菌体湿重, 非冻干后重量)
成分	结核杆菌
保护剂	明胶、谷氨酸钠、氯化钾和蔗糖
形态	菌体
运输方式	冰袋低温运输
用途	用于制备佐剂、关节造模、免疫; 注明: 不能用于临床、食品等相关领域

2 使用方法

使用前先用 75% 的酒精对管口进行消毒处理, 然后在无菌条件下操作。使用生理盐水混合定容后, 建议充分混悬菌体, 以使注射器针头可以顺畅吸取菌体为准。

3 储存

4 度条件下保质期 2 年。因细菌在 37 度下培养, 正常情况下室温条件并不影响菌种成活率。

4 安全说明

本品仅可用于实验, 不可用于临床和人体试验。

注意: 如果是关节造模, 在与佐剂混合后请继续在 75°C 水浴 2h 灭活。禁止金属浴或烘烤。

订购方式:

- 登录瑞楚生物官网 www.ruichubio.com 订购或拨打 021-59145618 订购热线订购;
- 直接登录瑞楚生物淘宝旗舰店 ruichubio.taobao.com 订购;
- 登录 www.ruichubio.com 下载中心下载订购单, 填表并发送至表格中标注的邮箱完成订购

注: 在邮件确认合同或订购单情况下, 可以货物和发票一起寄送, 对公转账。

版权归瑞楚生物所有